

Electrode pH HALO™

Informations indicatives de www.conatex.fr du 02.05.2024/DE6

Référence: 1196222



vers la page produit

269,75 € TTC

Bluetooth Sans fil

Portée 10m

Utilisation possible avec tablette au smartphone

Electrode pH avec technologie Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0). En verre de haute qualité, remplie de gel, à double diaphragme et capteur de température intégré. La conception à double diaphragme garantit que le gel électrolytique situé entre la référence interne et l'échantillon ne contient pas de chlorure d'argent (AgCl). Cela empêche le blocage potentiel du diaphragme. Le HALO™ transmet ses données de mesure soit à l'application Hanna Lab (gratuite dans l'Apple iTunes Store ou le Google Play Store), à un appareil couplé (non fourni) ou au pH-mètre Edge® blu.

One Press Connect: connexion facile avec l'application Hanna Lab ou le edge® blu via la technologie sans fil Bluetooth® (jusqu'à 10 m) en appuyant simplement sur un bouton.

Affichage d'état: la DEL bleue "Halo" également visible de loin, indique que l'électrode est active et envoie des données.

HALO™ utilise une pile au lithium CR2032 standard, facile à remplacer et qui dure environ 500 heures.

Identification des échantillons en appuyant simplement sur un bouton: en appuyant sur le bouton HALO™ ou sur l'icône d'électrode dans l'application Hanna Lab, les données de mesure sont marquées pour une extraction facile.

Capteur de température intégré: assure que l'étalonnage et la mesure sont automatiquement compensés en température, évitant ainsi les erreurs

Données d'étalonnage stockées: HALO™ stocke les données d'étalonnage en interne. Aucun recalibrage n'est nécessaire si, par exemple, par exemple l'appareil connecté est changé.

Données techniques:

Référence: Double, Ag / AgCl; diaphragme/débit: céramique; électrolyte: gel ; plage: pH 0 à 12 ; température de fonctionnement recommandée: -5 à 80 ° C. Embout forme: sphérique. Capteur de température: oui. Matériau du corps: verre. Connexions

disponibles: Bluetooth® 4.0, portée 10 m. Type de pile: Lithium CR2032 3V. Durée de vie de la batterie: env. 500 heures. Conditions

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be

Electrode pH HALO TM

Informations indicatives de www.conatex.fr du 02.05.2024/DE6

Référence: 1196222

ambiantes: 0 à 50 ° C, le module électronique n'est pas étanche.

Dimensions:

Longueur du corps: 120 mm

Longueur totale: 183 mm

Diamètre extérieur: 12 mm (verre)

Contenu:

fourni avec une solution de stockage, une solution de nettoyage, un tampon pH 7,01, un tampon pH 4,01, une pile, un certificat de qualité et un manuel d'utilisation. L'application Hanna Lab peut être téléchargée gratuitement sur Apple iTunes Store ou Google Play Store.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be