

Balance Roberval 2 kg



Présentation

Il s'agit d'une balance de Roberval à mécanisme visible avec une portée de 2kg. La balance possède un socle en acier et est composée de 2 plateaux en laiton de 160mm de diamètre placés au-dessus du fléau.

Masse : 2.5kg.

Instructions d'utilisation

- Déballer la balance avec soin étant donné qu'il s'agit d'un instrument de précision.
- Placer la balance à sa place, qui doit logiquement être horizontale et solide.
- Placer les deux plateaux pour que les adhésifs coïncident avec ceux placés sur la croix.
- Pour peser avec ce type de balance, mettre l'objet à peser sur le plateau de gauche. Compenser le plateau de droite avec des poids pour en déduire la masse de l'objet.
- Glisser le contrepoids situé sous la balance, uniquement dans le cas d'une remise à zéro.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une chute.