


## Thermomètre Maxi / Mini

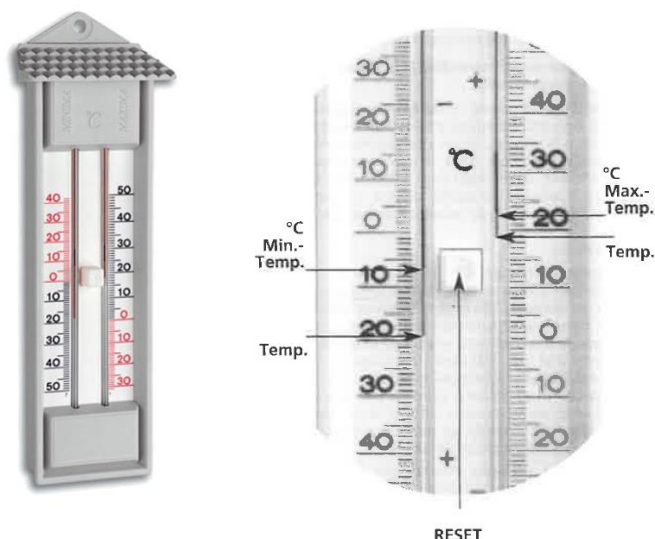

### Présentation

Avec ce thermomètre, vous affichez la température la plus haute, la température la plus basse et la température instantanée.

### Mode d'emploi

On procède ainsi: Appuyez sur le bouton RESET jusqu'à ce que les deux indicateurs bleus se trouvent sur la colonne transparente. (Remise de la température maximale et minimale). Après un certain laps de temps, vous pouvez contrôler les fluctuations de température en dessous des indicateurs bleus: sur la partie droite il s'agit de la température la plus haute, et sur la partie gauche il s'agit de la température la plus basse. La température instantanée est affichée en haut de la colonne transparente (cf schéma ci-dessus).

### Recommandations

- Le tube capillaire est rempli d'un nouveau liquide écologique. La colonne de liquide peut s'être divisée ou des bulles d'air s'être formées lors du transport. Il ne s'agit pas d'erreur de fabrication! Vous pouvez y remédier facilement vous-même en mettant le thermomètre la tête en bas et en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que les marques se trouvent au-dessus de l'échelle. Retournez ensuite à nouveau le thermomètre et secouez-le une fois assez fort (comme un thermomètre médical en verre). Renouvelez l'opération si nécessaire. Appuyez sur le bouton pour que les marques s'affichent à nouveau dans la colonne d'affichage.
- Si les marques venaient à glisser dans le liquide clair, faites les retourner dans le liquide rouge avec un aimant.
- Evitez l'ensoleillement direct.